


FT06-ID02-Galerie API 20E

A Préparation de la souche pure

GRAM sur colonie + test Ox
 =
Confirmer : bacilles GRAM -, Ox -

↓

Suspension bactérienne
 =
 5 mL à 2 MF

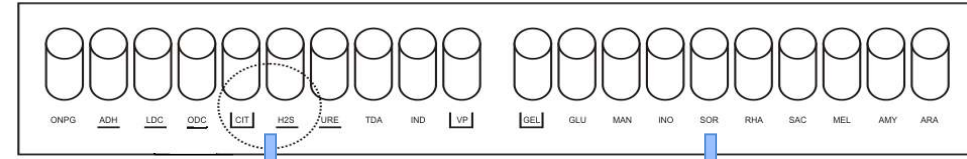

C Préparation de la galerie

Sur le fond de galerie :

- 1. Identifier** : ATXX-XX-GAL
- 2. Ajouter** : 5 mL d'eau distillée
- 3. Répartir** l'eau dans les alvéoles

↓

Placer la galerie dans le fond

↓

Placer le couvercle

B Remplissage de la galerie

Labels: Pipette, Cupule, Tube, Suspension bactérienne, Huile de paraffine, Air.

Documentation bioMérieux

24/48 heures
 37°C

→

Lecture directe des résultats
 +
 Tests complémentaires
 voir au dos de la fiche

