


Laboratoire de Microbiologie

Guide de survie *pour débutants*



Septembre

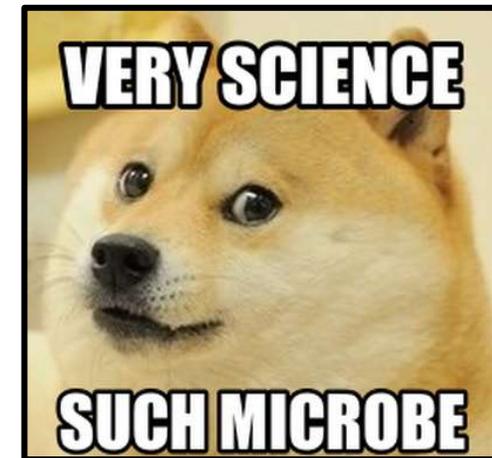

Mai

**Je dépose mes affaires !
Je récupère ma blouse !
Je prends mon matériel !**

①

②

Je m'installe !



Le lavage de main

Pour ne pas contaminer mes expériences, **je me lave les mains avant de manipuler !**



Je me lave les mains dès que je change d'activité !

Pour ne pas exposer mes proches à des microorganismes, **je me lave les mains après avoir manipulé !**

Comment se laver les mains

- 1 Mouillez vos mains
- 2 Savon liquide
- 3 Moussez, frottez - 20 sec
- 4 Rincez - 10 sec
- 5 Sechez vos mains
- 6 Fermez le robinet

N'OUBLIEZ PAS DE LAVER:

- entre vos doigts
- sous vos ongles
- et le dessus de vos mains

<https://www.poumon.ca/sites/default/files/hand%20washing%20FR.jpg>

Bertrand Faurie – 2020
Bioscience.fun



LAVAGE DE LA PAILLASSE

Ma Paillasse

Avant de commencer :

Après avoir terminé :



DISPOSITION POUR UN DROITIER



inverser si gaucher

Ma Paillasse

DASRI Dur


DASRI Mou

Papiers

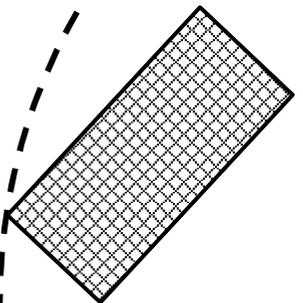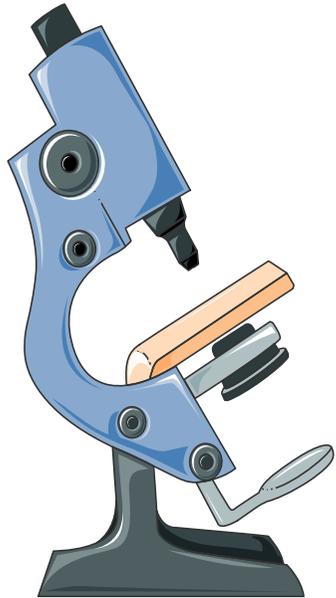


Portoir à tubes

S'assurer de l'absence de fuite de gaz au niveau du bec !

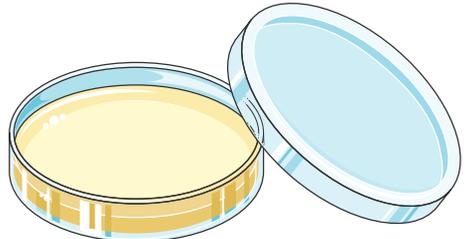

Zone stérile
= 20-30 cm

Bertrand Faurie – 2020
Bioscience.fun

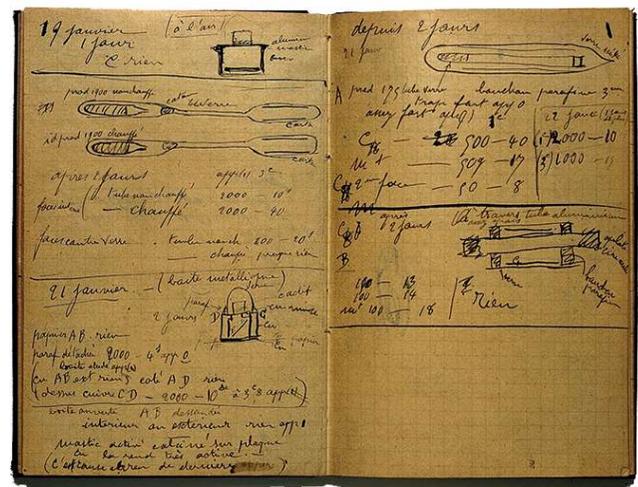

Bertrand Faurie – 2020
Bioscience.fun



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQtPUEsGJqCL5qZA-it0m3zrBH_c9C03UKCEcVTCzKlIKPibZ&usqp=CAU

DASRI Dur



DASRI Mou



Déchets **contaminés** qui :

- Coupent ;
- Cassent en morceaux ;
- Percent ;
- Coulent.

Autres déchets **contaminés**

NE PAS JETER LE MATERIEL REUTILISABLE !
= mettre dans un panier à tube



PENDANT TP

APRES TP

Autres déchets **non-contaminés**
= papier d'emballage
sopalin, ...

Colorants de GRAM
Autres chimiques



Matériel de laboratoire

En début de séance : je m'assure que tout est là. Que rien n'est cassé. Que tout est bien lavé !



Dans mon tiroir !



Dans mon placard !


En fin de séance : je m'assure que tout est bien lavé et remis à sa place !

Bertrand Faurie – 2020
Bioscience.fun



Si je casse quelque chose, je le signale au professeur !


Prélever des microorganismes

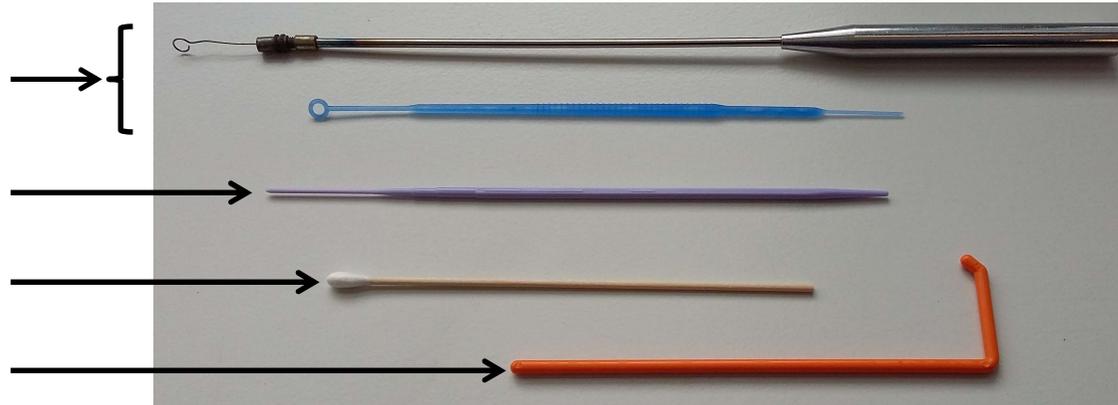


Prélever des solutions



Mettre en suspension

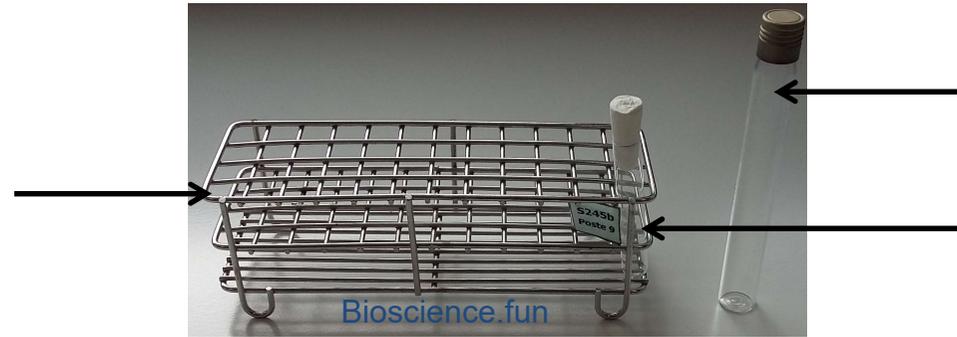

Observer

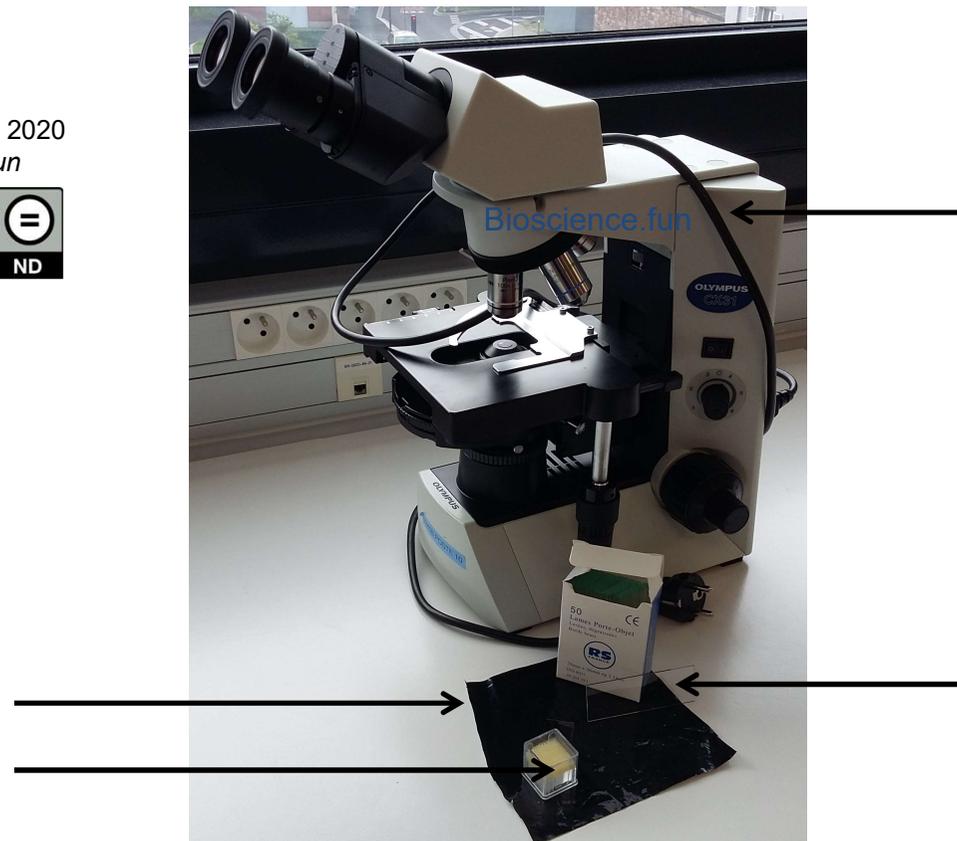

Bertrand Faurie – 2020
Bioscience.fun



Matériel de laboratoire




Bain-marie :



Etuve :


Obligatoire dans le laboratoire

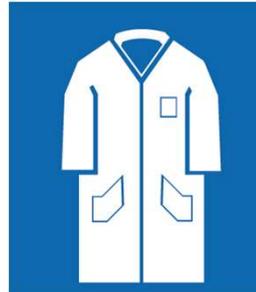

Je prends connaissances des dangers



Carré de la mort

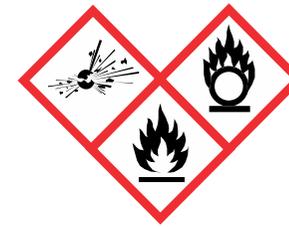

Cœur de feu



Source de malheur

SÉCURITÉ			
Produit	Pictogramme	Mentions de danger	Conseils de prudence
Ethanol absolu 		H225, H319, H371.	P210, P260, P280, P308+P311, P337+P313, P403+P235.

Sur consignes spécifiques



Bertrand Faurie – 2020
Bioscience.fun



Je sais réagir

